



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

[http:// www.real-times.com.cn](http://www.real-times.com.cn)

E-mail: real-times@vip.163.com

10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液（非变性电泳，溶液型）

Ver.760571-2.0

货号	名称	规格
TG170	10× Tris-甘氨酸电泳缓冲液（非变性电泳，溶液型）	500 ml

● 产品简介：

10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液是可以用于 Tris-甘氨酸非变性 PAGE（Native-PAGE）的电泳缓冲液。本溶液为 10×浓缩液，使用前稀释成 1×即用型缓冲液使用。1×即用型 Tris-甘氨酸电泳缓冲液组份浓度为：192 mM 甘氨酸， 25 mM Tris， pH~8.5。

● 贮存、效期及运输：

常温贮存；有效期 2 年；常温运输。

● 使用说明：

1. 1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液配制：

	1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液 配制量		
	500 ml	1000 ml	2000 ml
10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液（溶液型）	50 ml	100 ml	200 ml
超纯水	450 ml	900 ml	1800 ml

2. 配制好的 1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液建议 4-8℃ 贮存。

3. 回收的电泳液可以外槽重复使用 1-2 次，电泳内槽尽量使用新鲜配制的电泳液。

4. 本电泳缓冲液不含有 SDS，不适用于变性凝胶电泳（SDS-PAGE）。